

中药鉴定仪器设备操作规程

(生物显微镜)

- 1、接通电源开关，拧转调光旋钮，得到适当的亮度。
- 2、拧转调光旋钮，顺时针方向（向前）就会变暗，逆时针方（向后拧）就会变亮。
- 3、夹住标本，将带有盖玻片的标本朝上放正位置。
- 4、调焦时，先用粗调旋钮调焦，后用微调旋钮再调焦。
- 5、调节光瞳间距（双目镜），使双眼观察的视场一致起来。
- 6、调节屈光度，首先将右眼焦点调节于标本表面，后再将左眼焦点调节于表面。
- 7、转换物镜。应该拧转到发出“卡嗒”一声的位置。
- 8、防止标本与物镜冲撞，先用低倍物镜观察，使焦点对准于标本表面，用调旋钮调节观察；之后再转换到高倍物镜，使焦点对准于标本表面，调节微调旋钮进行操作观察标本。
- 9、不要使尘埃、指纹等附着于各透镜以及光源灯。
- 10、不用显微镜时，一定要盖好防尘罩，确保显微镜的清洁。